


Chlazení k přístrojům na stanovení čísła poklesu

HydroCool

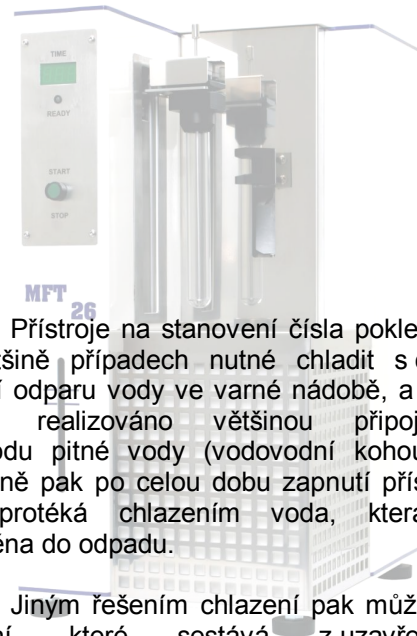

Přístroje na stanovení čísla poklesu je ve většině případech nutné chladit s cílem snížení odparu vody ve varné nádobě, a to je v praxi realizováno většinou připojením k rozvodu pitné vody (vodovodní kohoutek). Následně pak po celou dobu zapnutí přístroje tedy protéká chlazením voda, která je odváděna do odpadu.

Jiným řešením chlazení pak může být zařízení, které sestává z uzavřeného chladicího okruhu s chladičem, čerpadlem, indikátorem průtoku chladicího média a zásobníkem chladicí kapaliny.

Zajištění úspory chladicí vody však není jediným argumentem pro používání tohoto zařízení. V mnoha případech je přístroj pro stanovení čísla poklesu instalován v místech, kde není ani přívod vody, ani odpad. V tomto případě je ekonomická návratnost tohoto zařízení ještě rychlejší, neboť není nutné provádět stavební úpravy a financovat materiál na vodovodní přípojku + odpad.

Toto chlazení je konstruováno tak, že slouží i jako odkládací stojan/sušák na zkumavky. Zkumavky po umytí je možné nasadit na držáky, takže nikde nepřekážejí a za působení slabého proudu teplého vzduchu z chladiče dochází k jejich rychlejšímu vysušení.

Parametry přístroje:

Rozměry(W x H x D):	360 x 530 x 245 mm
Hmotnost:	cca 11 kg (bez chlazení)
Objem chladicí kapaliny:	cca 3 litry
Napájení:	230V/50 Hz/9V/2A
Příklon:	13 W
Výrobce:	MEZOS, Ltd.

Prodej a servis v ČR:

MEZOS, spol. s r.o., Kyjovská 474/7, 500 06 Hradec Králové
tel/fax/zázn. (+420) 491 424 788, mobil (+420) 608 411 262
e-mail: mezos@mezos.cz, www.mezos.cz