

LABORATORNÍ PŘÍSTROJ NA STANOVENÍ ČÍSLA POKLESU

MFT 26

Přístroj na stanovení čísla poklesu

- dle oficiálních metod: AACCC/No. 56-81B, ICC/No. 107/1, ISO/DIS 3093
- jednomístné provedení
- nízké náklady na jednu analýzu
- jednoduché bezpečné použití
- rychlá a jednoduchá metoda
- rozměry (š x h x v): 300 x 395 x 575 mm
- hmotnost: cca 15 kg
- napájení: 230 V / 50 Hz
- max. příkon (při zahřívání): 1 000 W
- provozní příkon: 350 W
- kontrola připravenosti přístroje (vyhřátí): SW + LED dioda
- RS 232 pro připojení tiskárny nebo PC



Přístroj na stanovení čísla poklesu byl konstruován speciálně s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy (omezení možnosti opaření) a za účelem zlepšení obslužnosti přístroje (manipulace se zkumavkou).

Maximální množství obslužných úkonů je automatizováno.

Zkumavka se zkoušeným vzorkem (suspenzí) a s viskozimetrickým míchadélkem se vloží do plastového držáku a zasune se do úchyty přístroje.

Po stisknutí tlačítka START dojde k automatickému zasunutí zkumavky do varné nádoby a k zahájení testu. Po ukončení testu je zkumavka automaticky vysunuta z varné nádoby.

Výsledek měření je zobrazen na 3-místném displeji, v případě připojené tiskárny/PC odeslán na toto zařízení.

Prodej a servis v ČR:

MEZOS, spol. s r. o., Kyjovská 474/7, 500 06 Hradec Králové
tel, fax, zázn. : (+420) 491 424 788, mobil :(+420) 608 411 262
email: mezos@mezos.cz www.mezos.cz